



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Микроскоп цифровой с 4,3-  
дюймовым экраном Beyond G1000,  
1000 крат**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Параметры .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Использование.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Внешний вид устройства .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Аксессуары .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Примечание .....</b>	<b>9</b>
<b>7. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>9</b>
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	12

## 1. Введение

Этот новый электронный микроскоп прост в эксплуатации и не занимает много места. Наблюдение красочной структуры различных объектов в микрообъективе станет прекрасным развлечением как для взрослых, так и для детей.




## 2. Параметры

Основные параметры:

1. 8 миллионов пикселей высокой четкости/
2. 4,3-дюймовый ЖК-дисплей высокой четкости.
3. Система непрерывного увеличения 1-1000 раз.
4. Видео можно сохранить на карту памяти 10 класса скорости.
5. Расстояние до объекта: от 10 мм до бесконечности. От расстояния до объекта зависит увеличение.
6. Встроенная литиевая батарея может работать непрерывно в течение 4-6 часов.
7. Шестнадцать поддерживаемых языков: английский, испанский, русский, корейский, японский, тайский, иврит, португальский, немецкий, французский, итальянский, турецкий, чешский, польский, традиционный китайский и упрощенный китайский.

8. Микроскоп оснащен литиевой батареей большой емкости, для полной зарядки которой требуется от 6 до 8 часов. Это устройство оснащен 8 яркими светодиодными лампами с непрерывным сроком службы 100000 часов.

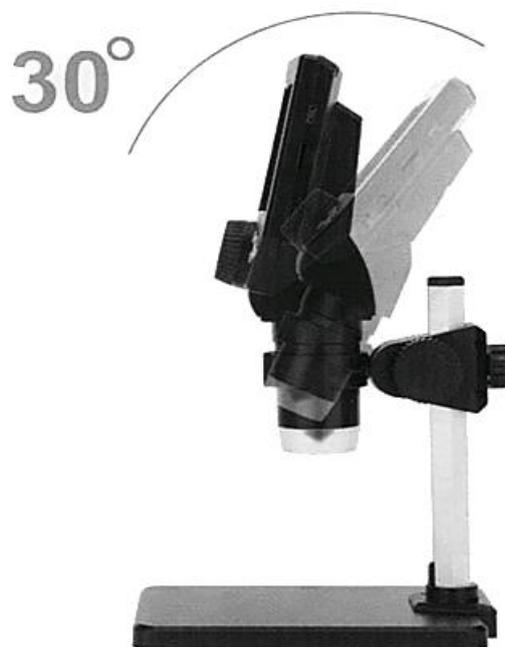

У других типов микроскопов есть существенный недостаток, потому что при многоцелевом использовании, нелегко увидеть крошечные объекты, например, на печатной плате, потому что нелегко увидеть крошечные объекты на печатной плате.

Этот микроскоп был специально улучшен для решения этой проблемы. У данного цифрового микроскопа, который можно регулировать угол. Проблема высокого коэффициента отражения была решена таким способом. Это большой прорыв в электронной индустрии обслуживания. Очень важно, чтобы расстояние до объекта у этого устройства было больше, чем у других, потому что должно быть определенное рабочее пространство для использования пинцета и паяльника под микроскопом. Тогда с микроскопом очень удобно работать.

Увеличение у большинства других микроскопов других производителей изменяется двумя шестернями, что делает увеличение слишком большим или слишком малым, что всегда будет вызывать неудовлетворение продуктом.

### 3. Использование



Настройка разрешения. HD и FHD



Качество изображения. 1 Мп, 2 Мп, 3 Мп, 5 Мп, 6 Мп, 8 Мп.



Циклическая запись. 3 минуты, 5 минут, 10 минут.



Баланс белого: автоматический, солнечный свет, облачно, вольфрамовая лампа накаливания, люминесцентная лампа



Компенсация экспозиции: 2+1 + 0-1-2



Маркировка времени: вкл, выкл.



Настройка даты и времени.



Автоматическое отключение: выкл, 3 минуты, 5 минут, 10 минут.



Выбор языка из 16 вариантов.



Выбор частоты 50/60 Гц.



Автоматическое отключение экрана: выкл, 3 минуты, 5 минут, 10 минут.



Форматирование карты памяти. Ок, отмена.





Сброс до заводских настроек: да/нет.



Версия прошивки.


#### 4. Внешний вид устройства

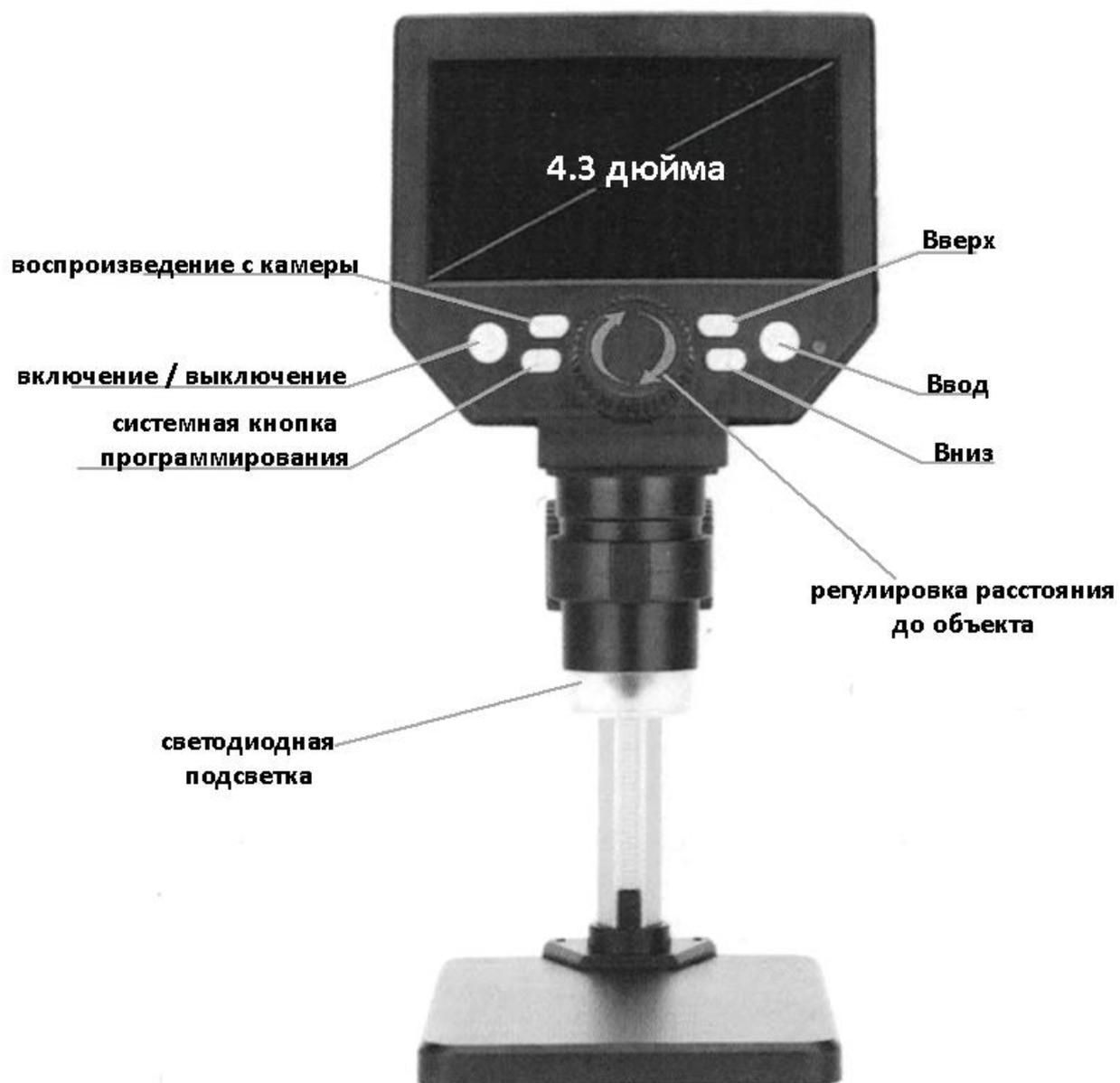

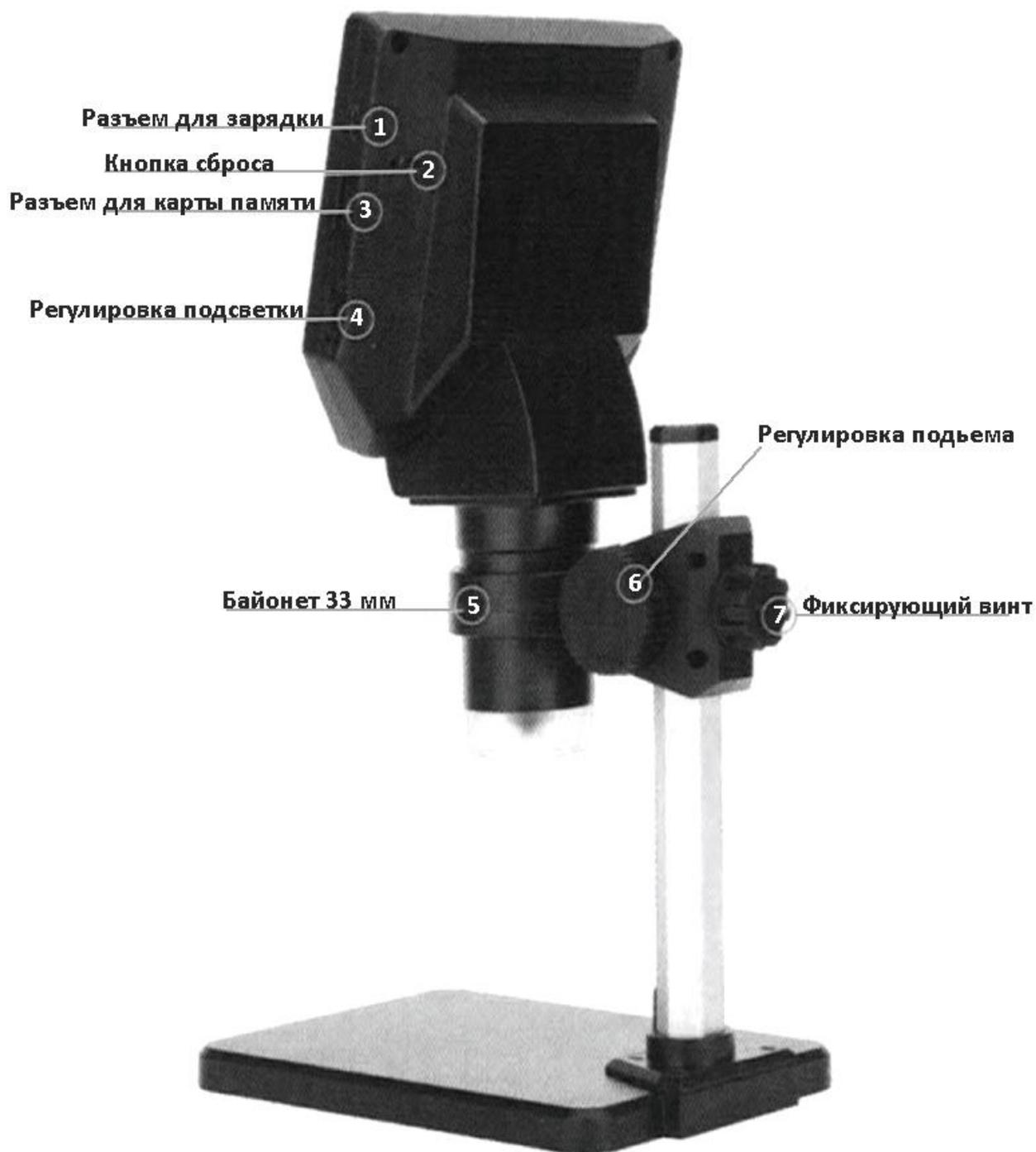

1. Разъем источника питания постоянного тока 5 В (Micro USB 5 В).
2. Клавиша RESET. Кнопка сброса системы до заводских настроек. Если устройство не работает, нажмите кнопку внутри этого отверстия острым предметом, похожим на иглу или зубочистку, чтобы перезапустить микрофон.
3. Разъем для карты памяти (MicroSD), поддержка до 164 ГБ (класс 10 или выше).
4. Бесступенчатый регулятор яркости подсветки.

5. Регулируемый байонет угловой регулировки кронштейна, с диаметром стойки до 33 мм.
6. Регулировка подъема. Обеспечивает непрерывное увеличение.
7. Фиксирующий винт. Чтобы зафиксировать винт на кронштейне, поверните его на 90 градусов.

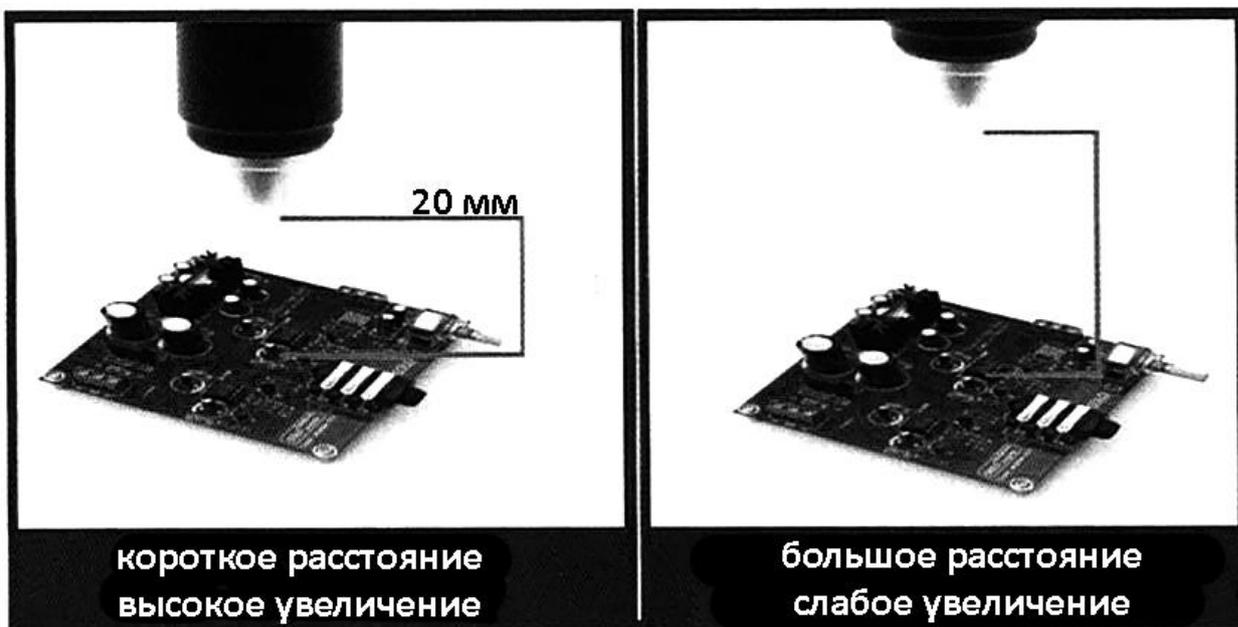

Минимальное расстояние между объективом и объектом составляет около 10 мм. В это время увеличение самое большое. Наоборот, чем дальше линза от предмета, тем меньше кратное увеличение.

Это цифровой микроскоп с непрерывным увеличением. По сравнению с другими микроскопами он имеет широкий диапазон наблюдения. Непрерывное увеличение от 1-кратного до 1000-кратного зума позволит найти то увеличение, при котором можно хорошо рассмотреть выбранный вами объект.

## 5. Аксессуары

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Микрофон – 1 шт;
- Упаковка – 1 шт;
- Стойка – 1 шт;

- Кабель передачи данных – 1 шт;
- Стойка – 1 шт;
- Инструкция – 1 шт.



## 6. Примечание

Обратите внимание, что этот микроскоп в стандартной комплектации не оснащен адаптером питания, потому что почти в каждой доме есть запасное зарядное устройство для мобильного телефона. Вы можете использовать зарядное устройство для мобильного телефона для зарядки. Наша общая обязанность — защищать окружающую среду Земли от лишнего пластика.

## 7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;

- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;

- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**